

メイクアップ効果の測定




SUSCARE

1. 測定条件

メイク前後の写真を顔の皮膚画像解析装置にて撮影し解析を行った。メイクアップは市販のファンデーションを用い、その使用方法にしたがって行った。撮影は22℃、60%環境下で行い、撮影前には15分の馴化時間をとった。

2. 測定結果

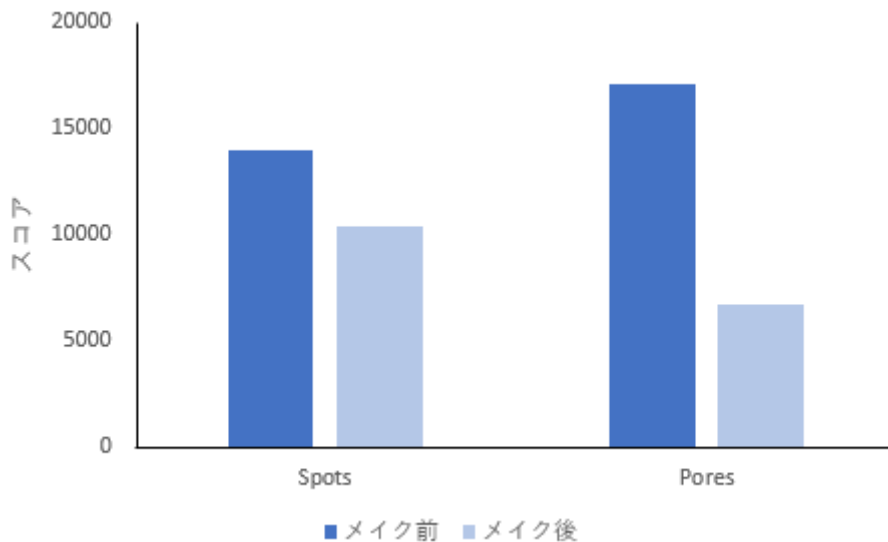

3. 測定結果から得られる情報

グラフはSpots(シミ)、Pores(毛穴)のスコア値（特徴の数、大きさ、濃さなどを包括的に解析した値）を示しています。メイク後のスコア値が減少していることから、ファンデーションの塗布により肌表面のシミ、毛穴が目立たなくなっていることが分かります。

4. 使用機器／利用料金

顔の皮膚画像解析装置（VISIA Evolution (Canfield Scientific製)）

中小企業：1,340 円

一般企業：2,890 円

※あくまで参考価格です。試験内容によって料金は変わりますことご了承下さい。
ご不明な点等ありましたら[お問い合わせ](#)ください。