
毛髪の光沢(ツヤ)評価



1. 測定条件

毛髪に市販のアウトバストリートメント剤を塗布し、毛髪表面の光沢度の変化を測定した。検体としてブリーチ毛を用い、23 ℃、60 %RH環境下でアウトバストリートメント剤の塗布前後の光沢度を比較した。

2. 測定結果

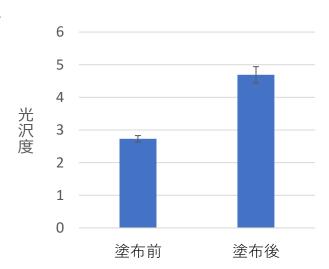

本装置での光沢測定は任 意単位であり、値が高い程 光沢が強いことを示す。

3. 測定結果から得られる情報

美しい健康的な髪の条件の一つに「ツヤ」がある。アウトバストリートメント剤の 塗布前後の光沢度を測定することにより、ツヤの向上を数値で評価することが できる。また、製剤間のツヤ向上効果の比較もできる。

本装置を用いて、皮膚表面や唇などの光沢評価も可能である。

4. 使用機器/利用料金

マルチ皮膚計測装置

(Cutometer DUAL MPA580, Courage+Khazaka 社製)

中小企業: 2,870 円/1時間 一般企業: 5,740 円/1時間

※あくまで参考価格です。試験内容によって料金は変わりますことご了承下さい。 ご不明な点等ありましたらお問い合わせください。

東京都立産業技術研究センター